



Hygicult TPC

Hygieniatesti



Mikrobiologinen pintahygieniatesti kokonaisbakteerimäärän osoittamiseen.

Käyttökohteet

Keittiöiden omavalvontaan, mikrobiologisen puhtauden seurantaan pinnoilta.

Tuoteominaisuudet

Hygicult-viljelylevyssä on molemmin puolin aerobisten kokonaismikrobien kasvamiseen edesauttavaa elatusainetta. Hygicult TPC voidaan käyttää myös heti desinfioinnin jälkeen, sillä se sisältää neutraloivia aineita kumoten desinfiointiaineen vaikutuksen. Suositeltavaa on kuitenkin mittauksen tekeminen seuraavana päivänä kuivuneelta ja käyttämättömältä pinnalta.

Luotettava ja tarkka:

Kotimainen, tiukat laadunvarmistusnormit täyttävä tuote, joka takaa luotettavat ja toistettavat tulokset. Tulokset ovat vertailukelpoisia perinteisellä maljaviljelyllä saatuihin tuloksiin.

Helppokäyttöinen:

Käyttövalmis tuote painetaan tutkittavaa pintaa vasten, sivellään näytettä vanutikulla tai upotetaan nesteeseen. Levy inkuboidaan joko huoneenlämmössä tai inkubaattorissa.

Nopea ja käyttäjäystävällinen:

Kätevä kuljettaa näytteenottokohteeseen mihin vuorokauden aikaan tahansa, koska näyttö ei vaadi minkäänlaisia etukäteisvalmisteluja. Tulos on luettavissa 1-5 vrk kuluttua näytteenotosta inkubointilämpötilasta riippuen.

Käyttö- ja annostusohje

Näyte otetaan painamalla Hygicult-levy suoraan testattavaa pintaa vasten, siirrostamalla näyte elatusaineelle vanutikulla tai kastamalla levy nesteeseen.

Levy inkuboidaan joko huoneenlämmössä kolme vuorokautta tai +35-37 °C:ssa yksi vuorokausi. Tulos luetaan vertaamalla kasvutiheyttä mallikarttaan.

Huomioitavaa

Tutustu pakkauksen käyttöohjeseen huolellisesti.

Tuotetta ei tule käyttää, jos

- elatusaineessa esiintyy värimuutoksia tai kuivumista
- elatusaine on irronnut levyltä
- elatusaineella esiintyy mikrobikasvustoa

Kasvustoa ei tule koskettaa, sillä elatusaineella kasvavat pesäkkeet saattavat olla tauteja aiheuttavia.

Varastointi

Hygicult säilytetään huoneenlämmössä valolta, vedolta ja jäätymiseltä suojattuna. Viimeinen käyttöpäivä ja eränumero on merkitty rasiaan.

Valmistusmaa

SUOMI

Käyttö- ja ympäristö- turvallisuus	Hygicult ei vaikuta haitallisesti tutkittavaan kohteeseen, vaan näytteenottopaikkaa voidaan käyttää normaalisti näytteenoton jälkeenkin.		
Pakkauskoko / Tuotekoodi	Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN
	1 x 10 kpl	80627	6438115000341
Lisätietoja	Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com .		